



Comment allumer la tête acoustique ?

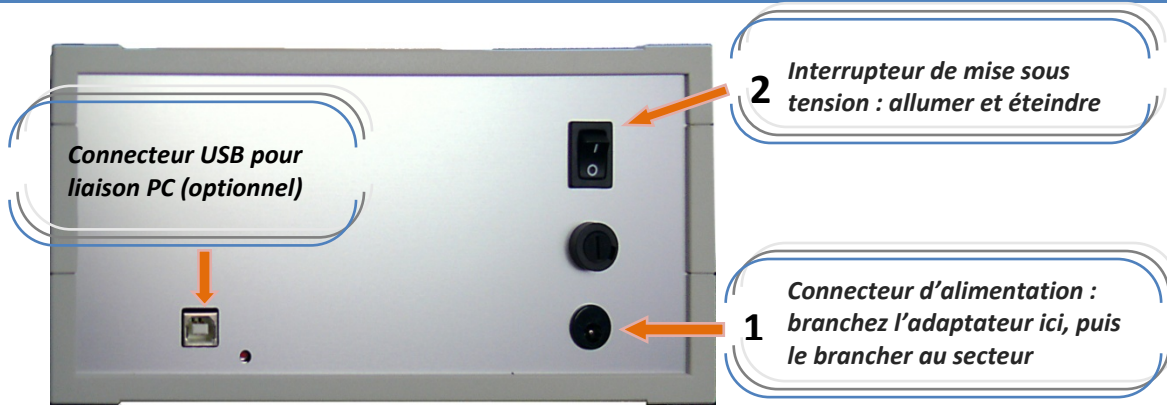

Comment utiliser la tête acoustique ?

1. Mesurez le niveau de bruit ambiant (les oreilles sont laissées libres) ou placez des écouteurs, en les insérant dans les oreilles artificielles comme vous le feriez pour vous.
2. Observer l'évolution de l'intensité sonore (LdB) et la dose (Leq), ainsi que leur dangerosité à l'aide des indicateurs lumineux
3. Changez d'oreille pour la mesure, ou remettez le système à zéro pour essayer un autre écouteur, ou une autre ambiance sonore.

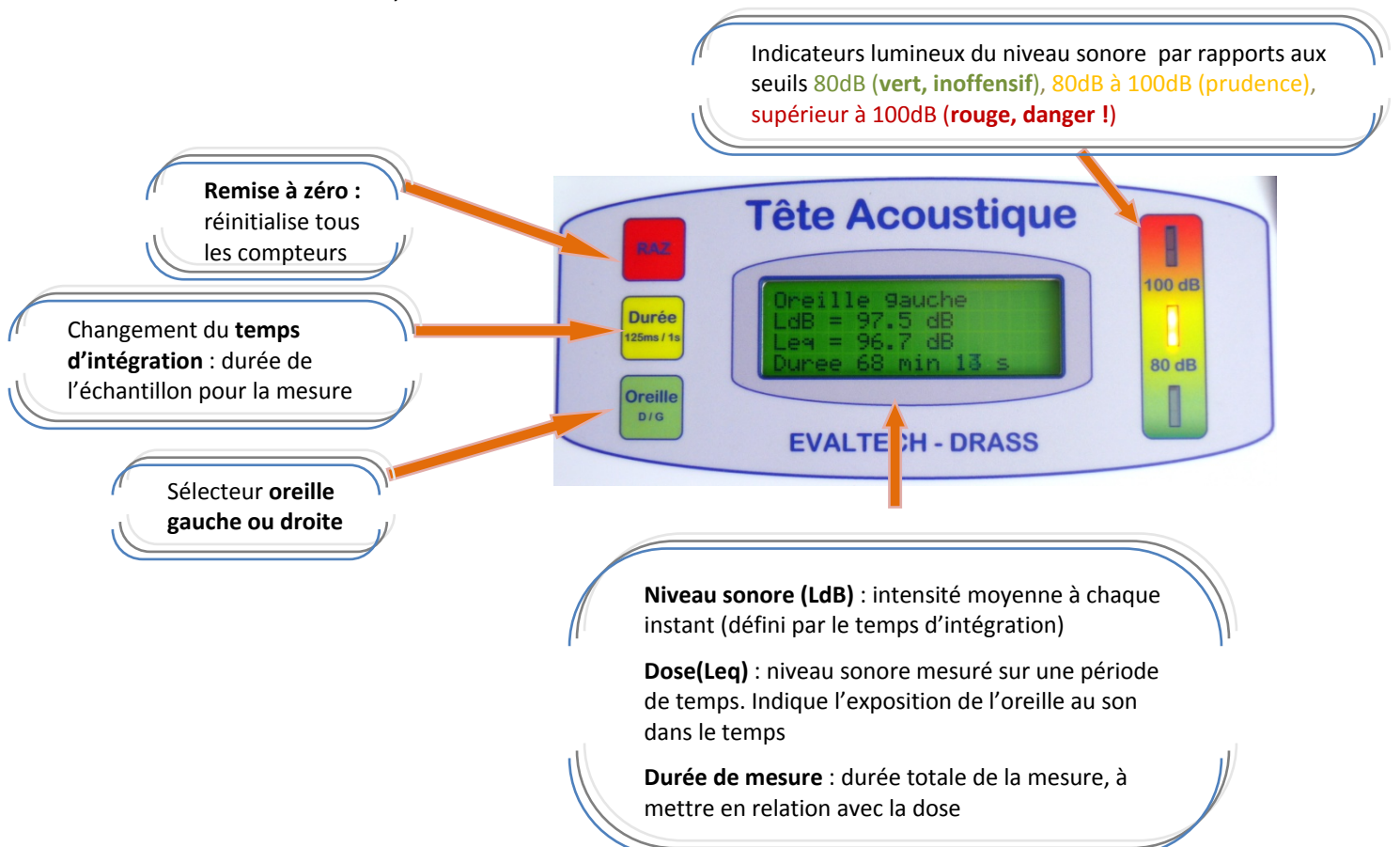

Précautions d'usage

Branchement :

1. Branchez la source de tension adaptée à la tête acoustique.
2. Allumez la tête acoustique en actionnant l'interrupteur situé à l'arrière du socle

Après avoir affiché le message « Sonomètre numérique, ESEO – LAUM » pendant deux secondes, l'appareil se met à mesurer le niveau sonore.

L'écran de mesure est affiché et rafraîchi périodiquement.

Débranchement :

1. Eteignez la tête acoustique du secteur à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière du socle
2. Débranchez la source de tension adaptée à la tête acoustique

Pour plus d'information

Reportez vous au manuel de l'utilisateur de la tête fourni avec la tête sur CD-Rom. Cette documentation est accessible auprès du service de la DRASS en charge de la gestion des têtes acoustiques.